

# 神戸医療産業都市（神戸ポートアイランド）内

当日注文・回収、  
最短翌日納品！


- DropBox（サンガーシーケンス解析） -

## サンプル**無料**回収サービス

### 土曜、祝日<sup>\*1</sup>も解析 & データ納品

簡便、迅速、高品質！ ジーンウィズの受託解析サービス

回収エリア：  
神戸医療産業都市（神戸ポートアイランド）内

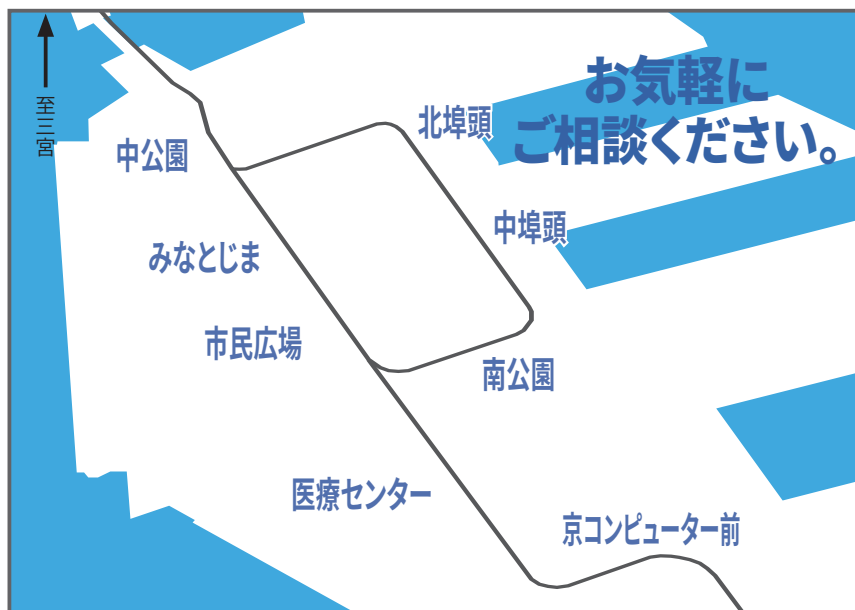

※ 現在は対象地域内の特定の施設で  
運行しています。

#### 3つの特長

##### 1. 簡便

回収用の箱や袋にサンプル  
と注文書を入れるだけ  
梱包も集荷依頼も不要！

##### 2. 無料

1チューブから回収  
いつでも送料無料！

##### 3. 迅速

月～金回収  
翌日夕方～データ納品！

まずはご相談ください。

初回  
6,600円分  
無料<sup>\*2</sup>

DropBox：箱状の入れ物。



Sack：袋状の入れ物。



\*1 回収日の詳細は DropBox 添付のカレンダーでご確認ください。

\*2 初回プロモーションご利用方法：GENEWIZ アカウント登録の上、システムからご注文ください。プロモーションコード入力欄に“GAFs6kJP”と入力。6,600円引きのお見積が表示されます。ご確認の上、ご注文を確定してください。  
(ご利用条件：初回注文時適用。1回のご注文に限り使用可能。1Lab あたり 2回（アカウントまで）。端数は請求、原則定価で計算。)

※ ご希望のお客様には、所在地情報をもとに、集荷のタイムテーブルをご連絡させていただきます。  
COVID-19 感染防止・予防の観点から、非接触で回収できる場所への設置をお願いしております。

## ■ サービスと価格

サービス名	1~47 反応	48~93 反応	94 反応以上	納期	補足
プレミックス	715 円 / 反応	440 円 / 反応	385 円 / 反応	原則翌日夕方* ~ 順次報告となります。	1 反応から注文可能。ご注文時の反応数で単価が決まります。解析困難配列が含まれる反応にのみ、任意で適用可能。
特殊プロトコル (追加料金)	495 円 / 反応	440 円 / 反応	330 円 / 反応		

\* サンプルが午前着の場合、原則当日午後より順次報告。サンプルが午後着の場合、原則当日深夜より順次報告。

## ■ 調製方法

サンプルタイプ	テンプレート長 (全長)	テンプレート量	プライマー量	テンプレート + プライマーの総量
プラスミド	< 6 kb	約 500 ng	25 pmol (5 μM の溶液を 5 μL)	15 μL (ユニバーサルプライマー利用時は、テンプレート DNA のみを 10 μL としてご提出ください)
	6 - 10 kb	約 800 ng		
	> 10 kb	約 1,000ng		
PCR 産物 (精製済)	< 500 bp	約 10 ng		
	500 - 1,000 bp	約 20 ng		
	1,000 - 2,000 bp	約 40 ng		
	2,000 - 4,000 bp	約 60 ng		
	> 4,000 bp	プラスミドとして処理		

## ■ ご利用方法

- Step 1** ● アカウントをご登録ください。  
<https://www.genewiz.com/ja-JP> より
- Step 2** ● DropBox ご利用希望のご連絡をください。  
メール: DNaseqJP@azenta.com / TEL: 03-6628-2950  
回収サービスの運行可否については、検討後ご連絡いたします。
- Step 3** ● DropBox.No. を決定し、ご連絡します。
- Step 4** ● ご指定の場所に回収箱 DropBox (袋) を設置いたします。  
接触を避けるために [共有スペース] あるいは [研究室や居室の扉の外] への設置をお願いしています。
- Step 5** ● Web にてご注文ください。  
① ご注文情報入力: サービスタイプ、DNA・プライマー情報等  
② お見積金額を確認  
③ サンプルの提出画面にて  
1. マイドロップボックスから選択  
2. ご利用の Box.No. ○○を選択  
3. カレンダーから回収日の指定も可能  
④ PO 番号には発注番号あるいは注文者氏名入力、利用規約を確認の上、チェック  
⑤ 【提出】 ボタンをクリックして注文書を印刷  
初回ご利用時などマイドロップボックスを選択できない場合は、弊社 (03-6628-2950) までご連絡ください。
- Step 6** ● 注文番号ごとにサンプルと注文書を同封し、DropBox (袋) に入れてください。準備完了!! 自動的に弊社回収員が伺います。

### ■ サンプルの提出画面



- **締め切り時間について**  
地区ごとに「注文締め切り時間」と「サンプル投函締め切り時間」が設定されており、別途お知らせいたします。締め切り時間以降は翌回収日の回収となります。
- **回収日の指定について**  
回収日の指定が可能です。サンプルの提出画面で「サンプル提出予定日を変更する」からご指定ください。



サンガーシーケンス解析  
Pre-Mixed ご利用案内

## アゼンタ株式会社

〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号  
NFパークビルディング 4階  
TEL. 03-6628-2950 FAX. 03-6628-2951  
E-mail. sales.japan@azenta.com

[www.genewiz.com/ja-JP](http://www.genewiz.com/ja-JP)

取扱店・代理店記入欄

GA017FL-R1-2206TC

©2022 GENEWIZ Inc.

本サービスは研究用のみに使用できます。診断目的に使用することはできません。

当印刷物に記載されている会社名および商品名などは、各社の商標または登録商標です。表示価格は税込価格です。本印刷物記載の内容は 2022 年 6 月現在のものです。