


# ワンランク上のPre-Mixedサービス サンガーシーケンス解析

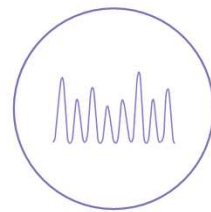

## ご新規のお客様

PDFでご覧の方はこちらをクリック→

無料ユーザー登録

www.genewiz.com/ja-JPへアクセス。  
画面右上の「ユーザー登録」にお進みください。



## ユーザー登録済みのお客様

PDFでご覧の方はこちらをクリック→

無料ユーザー登録

「アゼンタサンガー解析サービスCLIMSオンライン  
ご注文システムのご利用手順」にお進みください。



## 週6日、土曜日も解析

- 月～土曜日まで、週6日ラボ稼働
- 土曜日午後4時までに到着の場合、  
当日～日曜日に納品

## ユニバーサルプライマー

- Pre-Mixedの価格で、面倒な  
混合作業もお任せ
- 29種類のプライマーをご提供
- 追加料金なし

## 難読テンプレートにも対応可能

- 結果不良のサンプルは半額再解析
- サンプルの再提出は不要
- 解析プロトコルの変更も可能

## 優れたデータ品質

- 最長1,000bpのデータを納品
- 読み切りサービスではなく、  
すべてのデータを確認・評価

初回ご利用 6,600円分 (税込)

**無料!**

初回プロモーションご利用時は送料無料\*。  
1 LABあたり、2アカウントまで。

世界のトップランナー  
北米No.1シェア  
サンガーシーケンス解析

\*ご注文時にプロモーションコードの入力が必要です。  
通常6サンプル以上を同梱して発送いただくことで、  
着払いの送付が可能です。

まずはお試しください (詳細は裏面)  
プロモーションコード: GAFs6kJP

“Pre-Mixed”はテンプレートとプライマーをあらかじめ混合してご提出いただく、  
お手頃、お得なサービス。裏面はいずれもPre-Mixedサービスの標準仕様です。



**AZENTA**  
LIFE SCIENCES

azenta.com

サービスラインも充実 – 未精製PCR産物、反応済みサンプル、大腸菌プレートにも対応




ご都合に応じて選べるサンプル提出方法（プラスミドDNA（pDNA）または精製済みPCR産物が対象）

サービスタイプ	概要	サンプル提出要件	参考価格例 (円/反応)	
Pre-Mixed	テンプレートとプライマーをガイドラインに従いあらかじめ混合	<ul style="list-style-type: none"> <li>総分量：15µl</li> <li>プライマー：25 pmol（5µM溶液の場合、5µl/反応）</li> <li>テンプレート：- pDNAの場合、1,000 bpあたり 100 ng / 反応 - PCR産物の場合、100 bpあたり 2 ng / 反応（4,000 bpを超えるPCR産物は、pDNAとして計算）</li> </ul>	751.30 462.00 404.80	1 - 47 48 - 96 94+
Pre-Defined	ガイドラインの濃度とテンプレートとプライマーを別々のチューブで送付	<ul style="list-style-type: none"> <li>プライマー：25 pmol（5µM溶液の場合、5µl/反応）</li> <li>テンプレート：- pDNAの場合、40 - 100 bpあたり 10 ng / 反応 - PCR産物の場合、2 - 40 bpあたり 10 ng / 反応</li> </ul>	1,155.00 924.00 693.00	1 - 47 48 - 93 94+
Ready-to-Load	シーケンシング反応と精製を行ったサンプルを送付	<ul style="list-style-type: none"> <li>精製後、乾燥</li> <li>ビーズ精製などの場合、遠心分離によりビーズを除去</li> </ul>	404.80 289.30	1 - 47 48+
オプション	概要	参考価格例 (円/サンプル)		
困難な配列の解析	ヘアピン、GCリッチな配列など、解析難解なテンプレートに特殊プロトコルを適用	520.30 462.00 404.80	1 - 47 48 - 96 94+	反応 (追加料金)
PCR産物の精製	未精製のPCR産物をご提出。弊社で精製、シーケンシング用テンプレートをご用意	404.80 346.50 289.30	1 - 47 48 - 93 94+	サンプル (追加料金)
大腸菌クローン	大腸菌のコロニーテンプレートやグリセロールストックからシーケンス解析（カルタヘナ法順守）	982.30 866.80 808.50	1 - 47 48 - 93 94+	


\* 表示価格は税込。“追加料金”は、各サービスタイプの実施にPre-Mixedの料金が別途必要になります。

解析困難な配列に対応

通常解析（ヘアピンループ配列）

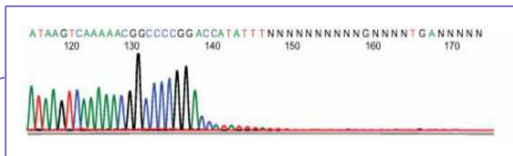

特殊プロトコル適用後

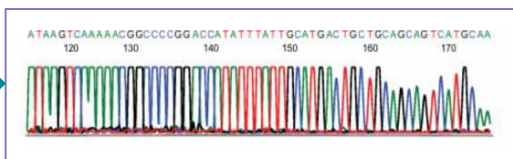


- GCリッチ、ヘアピン構造、リピート配列
- 特殊プロトコルの選択が可能

■ 便利なオンラインオーダーシステムにご登録ください！

1つのアカウントですべてのサービスがご利用いただけます。

(サンガーシーケンス解析をご希望の場合には、該当するアプリケーションをメニューから選択後、プラットフォームの項目から“サンガーシーケンス解析”をご選択ください)

WEBトップページの“ユーザー登録”から

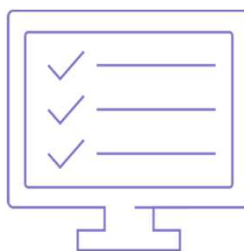

次世代シーケンシング  
人工遺伝子合成  
サンガーシーケンス解析

- 迅速な見積提示
- Ph.D. レベルのカスタマーサポート
- 注文履歴の閲覧
- 進捗情報の確認

※サービス内容は変動することがあります。最新情報はお問合せください。



アゼンタ株式会社 (旧社名 日本ジーンウィズ株式会社)  
〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号 NFパークビルディング4階  
電話：03-6628-2950（平日 9:00～18:00）FAX：03-6628-2951  
メール：sales.japan@azenta.com

[www.genewiz.com/ja-JP](http://www.genewiz.com/ja-JP)

取扱店・代理店 記入欄