

サンガーシーケンス解析サービス

新規のお客様

無料ユーザー登録

PDFでご覧の方はこちらをクリック→

www.genewiz.com/ja-JPへアクセス。
画面右上の「ユーザー登録」にお進み
ください。



ユーザー登録済みのお客様

無料ユーザー登録


PDFでご覧の方はこちらをクリック→

「オンラインオーダーシステムのご利用手順」
にお進みください。



Pre-Mixed

リーズナブルな価格で高品質なデータを迅速納品！

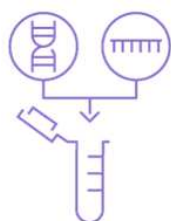

テンプレートとプライマーを事前に混合
ユニバーサルプライマー利用時は、
テンプレートのみ提出で、添加作業はお任せ

まずはお試しください！

初回ご利用6,600円分 (税入) 無料
プロモーションコード：GAFs6kJP

週6日、土曜日・祝日も解析

- 月～土まで週6日ラボ稼働
- 土曜日午後4時までに到着の場合、
当日～日曜日に納品

難読テンプレートにも対応可能

- 追加オプションでPre-Mixedのサンプルにも
特殊プロトコル (GC-rich、RNAi、Hairpin、
その他) が利用可能


半額再解析

- 初回反応時の解析結果が不良であった場合、
注文時の解析単価の半額の費用で
再解析が可能 (特殊プロトコルの適用も可能)

データ納品

- 最長1,000bpのデータを納品
- 自動納品システムを採用、失敗原因を通知
- ブラウザ上で波形データの確認が可能


GENEWIZはお客様のご要望に広く対応するため、多くの種類のサンプルを受け付けています。
一般的なプラスミドやPCR産物はもちろん、AAV-ITRプラスミド、未精製のPCR産物、大腸菌コロニー、
シーケンス反応済みのサンプルの提出が可能です。スクリーニングから配列検証まで幅広いニーズに対応可！

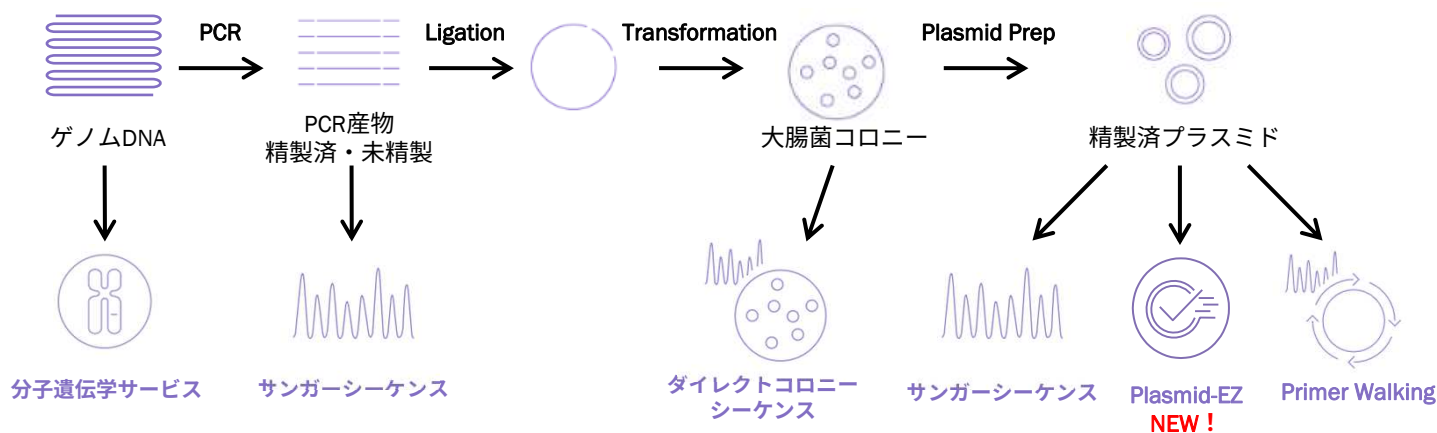

初回プロモーションご利用時は送料無料、1ラボあたり、2アカウントまで。
プロモーションコード：GAFs6kJP

サービスラインも充実 – 未精製PCR産物、反応済みサンプル、大腸菌コロニーにも対応


ご都合に応じて選べるサンプル提出方法（プラスミドDNA（pDNA）または精製済みPCR産物が対象）

サービスタイプ	概要	サンプル提出要件	参考価格例 (円/反応)		
 解析困難なテンプレート	Pre-Mixed	<ul style="list-style-type: none"> 総分量：15µL プライマー：25 pmol（5µM溶液の場合、5µL/反応） テンプレート：- pDNAの場合、1,000 bpあたり 100 ng / 反応 - PCR産物の場合、100 bpあたり 2 ng / 反応 (4,000 bpを超えるPCR産物は、pDNAとして計算) 	751.30 462.00 404.80	1 - 47 48 - 93 94+	
 pDNAおよび精製済みPCR産物	Pre-Defined	<ul style="list-style-type: none"> プライマー：5µM溶液の場合、6µLX 反応数分 テンプレート：- pDNAの場合、40 - 100 bpあたり 10 ng / 反応 - PCR産物の場合、2 - 40 bpあたり 10 ng / 反応 	1,155.00 924.00 693.00	1 - 47 48 - 93 94+	
 未精製のPCR産物	Custom	<ul style="list-style-type: none"> 濃度測定からサンプル調製まで全てお任せ プライマー：5µM溶液の場合、6µLX 反応数分 テンプレート：未希釈のテンプレート（pDNA/PCR産物）溶液 12µLX 反応数分 	1,732.50 1,617.00 1,386.00	1 - 47 48 - 93 94+	
	Ready-to-Load	シーケンシング反応と精製を行ったサンプルを送付	<ul style="list-style-type: none"> 精製後、乾燥 ビーズ精製などの場合、遠心分離によりビーズを除去、容量は20µL 	404.80 289.30	1 - 47 48+
オプション	概要	参考価格例 (円/サンプル)			
 大腸菌コロニー、グリセロールストック	特殊プロトコル	ヘアピン、GCリッチな配列など、解析難解なテンプレートに特殊プロトコルを適用	520.30 462.00 404.80	1 - 47 48 - 93 94+	反応 (追加料金)
	未精製PCR産物 (PCR Clean-up)	未精製のPCR産物をご提出。弊社で精製、シーケンシング用テンプレートをご用意	404.80 346.50 289.30	1 - 47 48 - 93 94+	サンプル (追加料金)
 AAV-ITR シーケンス	ダイレクトコロニーシーケンス	大腸菌コロニーやグリセロールストックからシーケンス解析（カルタヘナ法順守）。追加オプションで、プラスミド調製サービス（mini prep）	982.30 866.80 808.50	1 - 47 48 - 93 94+	
	AAV-ITR シーケンス	アデノ随伴ウイルス（AAV）の高難度の末端逆位反復配列（ITR）領域のシーケンス解析 アゼンタ独自の解析技術	3,465.00	1	反応


* 表示価格は税込。“追加料金”は、各サービスタイプの実施にPre-Mixedの料金が別途必要になります。

解析困難な配列に対応

通常プロトコル（ヘアピンループ配列）

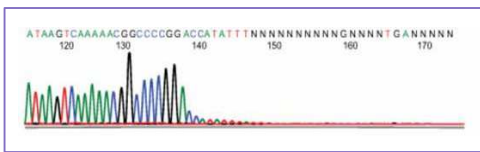

特殊プロトコル適用後

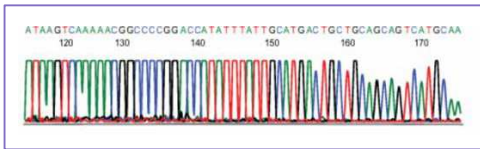


- GCリッチ、ヘアピン構造、リピート配列
- 特殊プロトコルの選択が可能

■ 便利なオンラインオーダーシステムにご登録ください！

1つのアカウントですべてのサービスがご利用いただけます。

(サンガーシーケンス解析をご希望の場合には、該当するアプリケーションをメニューから選択後、マイページの項目から“サンガーシーケンス解析”をご選択ください)

WEBトップページの“ユーザー登録”から

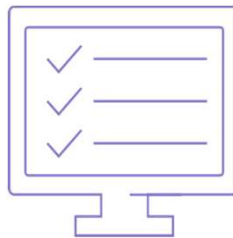

次世代シーケンシング
人工遺伝子合成
サンガーシーケンス解析

⋮

迅速な見積提示

Ph.D. レベルの
カスタマーサポート

注文履歴の閲覧

進捗情報の確認

⋮

*サービス内容は変動することがあります。最新情報はお問合せください。



アゼンタ株式会社 (旧社名 日本ジーンウィズ株式会社)
〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号 NFパークビルディング4階
電話：03-6628-2950（平日 9:00～18:00）FAX：03-6628-2951
メール：sales.japan@azenta.com

www.genewiz.com/ja-JP

取扱店・代理店 記入欄